

GPD 胶片观察灯

说明书

感谢您选择浙江托普仪器有限公司的产品和服务
在使用产品前请仔细阅读使用说明书

浙江托普仪器有限公司

ZHEJIANG TOP INSTRUMENT Co.,LTD

GPD 胶片观察灯

说明书

一、简介

胶片观察根据光学透射、反射及放大原理设计制作。用于清选种子和种子净度检测及米质判定。

胶片观察台面白光柔和、反射均匀，整体轻巧，放置于桌面上使用，可放大观察被测物体，在种子清选、净度检测方面表现出它优越的性能，主要应用在农业院校和各级种子管理站，种子公司，粮食部门等。

二、使用方法

使用时，需将观察灯平放桌子上，所要观察的种子放在台面上，插好电源，打开开关，台面上亮度柔和可以更清楚的观察种子情况。使用时，也可以将桌子抽屉打开，将观测好的种子直接拔到抽屉里

三、注意事项

1. 观察灯擦拭时，请用干布擦拭，防止水流进内部镇流器造成内部短路。
2. 不得用尖锐的工具划观察灯表面。
3. 内部的日光灯可以更换，更换时，将开启棒插入左右开启孔内，暗扣即开启，镇流器也是暗式的，只要将日光灯管取出即可更换。

其他配套仪器：

仪器名称	型号	仪器名称	型号
离心式分样器	LXFY-2 型	真空数种置床仪	ZLC-2000
横格式分样器	HGT-I	大粒种子置床板	SZ-3
	HGT-II	真空置床系统	ZCXT
	HGG-I	电子吸种笔	DXB-A
	HGG-II	种子老化箱	LH-150S
电子自动数粒仪	SLY-C	快速电脑水份仪	TDS-1H 型
	SLY-A	种子低温低湿储藏柜	CZ-450FC
	SLY-B		CZ-1000FC
鼓风式净度仪	CFY-II		CZ-1600FC
种子净度工作台	TJD-900	发芽盒	大
种子净度工作台	TJD-800	发芽盒	小
真空数种置床仪	SZC-020	粉碎机	JFSO-100

地址：杭州市西湖科技园西园八路
11 号

邮编：310030

售后服务专线：400-672-1817

销售电话：0571-86056609 86059660

86054117

86055117

传真：0571-86059660 86823529

网址：www.top17.net